

Manual de uso para el agitador magnético **STR-D**



Índice

Especificaciones técnicas

Partes del equipo

Funciones de teclado y pantalla

Puesta en marcha

Colocación de recipiente

Ajuste de velocidad

Configuración de temporizador

Limpieza y cuidados

Especificaciones técnicas


Modelo		STR-D
Tipo		Agitador Magnético
Rango de velocidad		200-1300 RPM a 1L de agua y barra 35mm
Rango de Temporizador		0-999 Minutos
Control		Digital
Material		Plástico PLA
Dimensiones	Área de agitación Completo	95x95 mm 146mm x 114mm x 37mm
Consumo de energía		7.5w
Alimentación eléctrica		12Vcd 1A

Partes del equipo



Eliminador de Voltaje
12V 1A

Funciones de teclado y pantalla

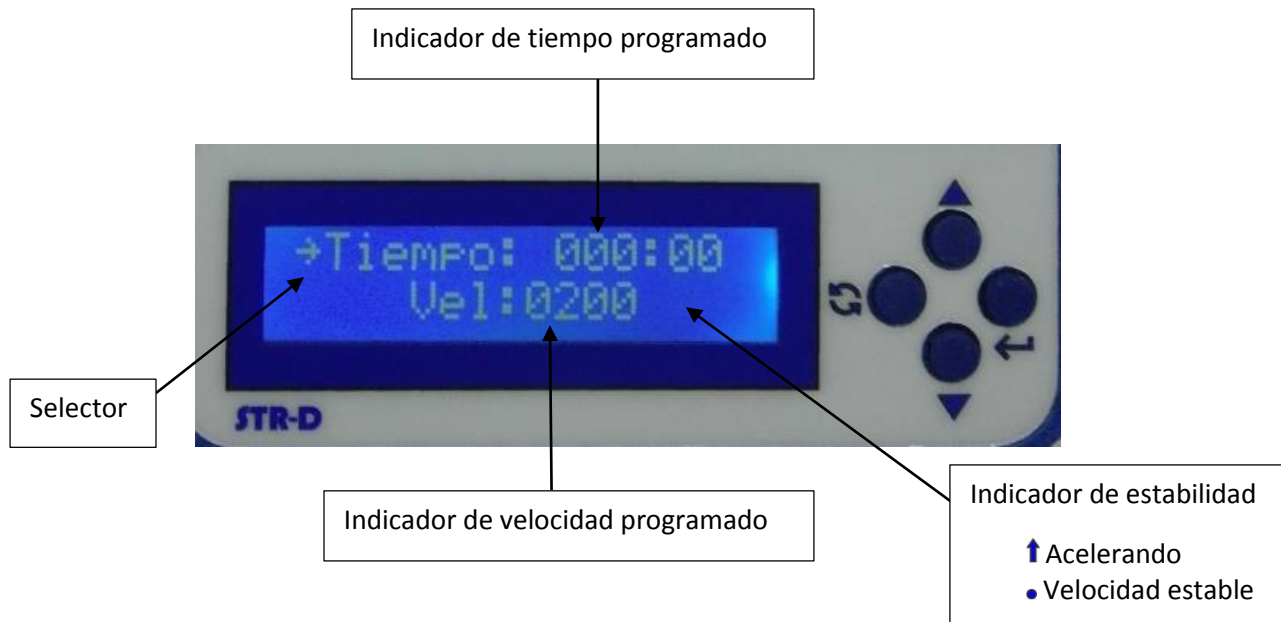

↻ Permite Seleccionar el parámetro a configurar “Tiempo o Velocidad”

▼▲ Permite cambiar el valor según el indicador selector


← Acepta la configuración y comienza o detiene la agitación

Puesta en marcha





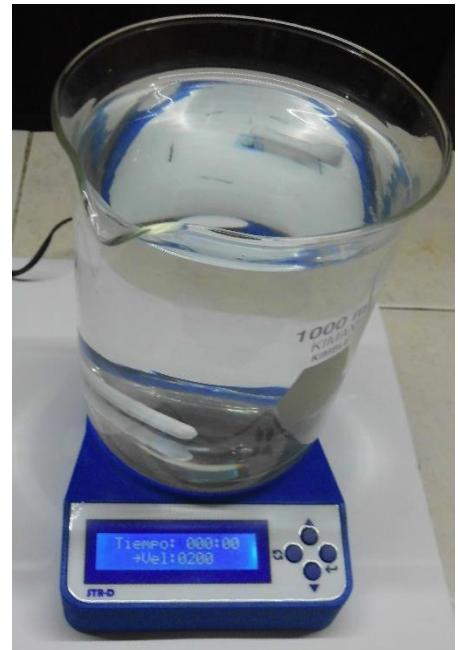


- 1.- Colocar el equipo en una superficie nivelada y plana
- 2.- Conectar el eliminador de voltaje a la toma de corriente
- 3.- Conectar la salida del eliminador de voltaje al equipo
- 4.- Presionar el interruptor de encendido situado en la parte posterior del equipo

Colocación de recipiente











- 1.- Energizar el equipo
- 2.- Colocar recipiente con líquido sobre la etiqueta blanca, utilizando las guías para centrar el recipiente
- 3.- Colocar una barra de agitación magnética no mayor a 40mm



Ajuste de velocidad

- 1.- Posicionar el selector en indicador de velocidad usando la tecla 
- 2.- Usar las teclas   para establecer la velocidad deseada
- 3.- Presionar la tecla de inicio/paro de agitación 
- 4.- Esperar a que el indicador de estabilidad cambie de  a .
- 5.- Para detener la agitación dejar presionada la tecla  hasta que suene la alarma sonora

Configuración de temporizador

- 1.- Posicionar el selector en indicador de tiempo usando la tecla 
- 2.- Usar las teclas   para establecer el tiempo deseada (1-9999) minutos
- 3.- Presionar la tecla aceptar  y el selector se desplazara automáticamente a configuración de velocidad
- 4.- Usar las teclas   para establecer la velocidad deseada
- 5.- Presionar la tecla de inicio/paro de agitación 
- 6.- Esperar a que el indicador de estabilidad cambie de  a .
- 7.- Para detener la agitación dejar presionada la tecla  hasta que suene la alarma sonora

Limpieza y cuidados

- Evitar derramar líquidos sobre el equipo
- No obstruir las tomas de aire
- No exceder el voltaje nominal del equipo
- Limpiar derrames con un paño húmedo en caso de ser necesario